

○ ウイルス

● B型肝炎ウイルス（HBV）の検出【所要時間：約14.5分】

B型肝炎ウイルス(Hepatitis B virus: HBV)のPositive Control DNAを超高速リアルタイムPCRで検出しました。
【所要時間：約14.5分】

○ 使用機器、及び試薬

- GeneSoC® mini R
- GeneSoC® mini 専用測定チップ
- GeneSoC® PCR Master Mix

○ プライマー及びプローブ

- Hepatitis B virus Primer/Probe Mix (タカラバイオ、RC534A)

○ テンプレート

- Hepatitis B virus Positive Control DNA (タカラバイオ、RC634A)

○ 測定プロトコル【所要時間：約14.5分】

	温度(°C)	時間(sec)	Cycle
HS	96	10	1
DN	96	4	50
AE	54	10	

(所要時間：約14.5分)

※より詳細な実験条件につきましては、弊社担当までお問い合わせください。

- HS : Hot Start
- DN : Denature
- AE : Annealing / Extension

関連製品

- 超高速リアルタイムPCR装置 GeneSoC® mini R
- GeneSoC® mini専用測定チップ
- GeneSoC® PCR Master Mix

